



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax.: +49-[0]7433-9933-149

Web: www.kern-sohn.com

Manual de instalación

Mesa de pesaje

KERN YPS-03

Versión 3.1

09/2014

E



YPS-03-IA-s-1431



KERN YPS-03

Versión 3.1 09/2014

Manual de instalación

Mesa de pesaje

Índice

1	Introducción.....	3
2	Datos técnicos.....	3
3	Elementos entregados.....	4
4	Colocación de la mesa.....	5
5	Mantenimiento	5

1 Introducción


La mesa de pesaje KERN ha sido concebida para su uso en laboratorios o locales de medición con el objetivo de dar unas adecuadas condiciones de trabajo a los equipos sensibles a vibraciones y golpes.

La mesa se compone de dos elementos independientes:

- superficie de trabajo compuesta de una losa de piedra que amortigua los choques mediante bloques de goma
- mesa de trabajo externa con marco en perfil de aluminio y patas ajustables en altura.

2 Datos técnicos

Dimensiones totales (A x P x A)	770 x 650 x 815 mm (Regulable en altura)
Dimensiones de la losa de piedra	410 x 270 x 115 mm
Masa de la losa de piedra	34 kg
Peso total	55 kg

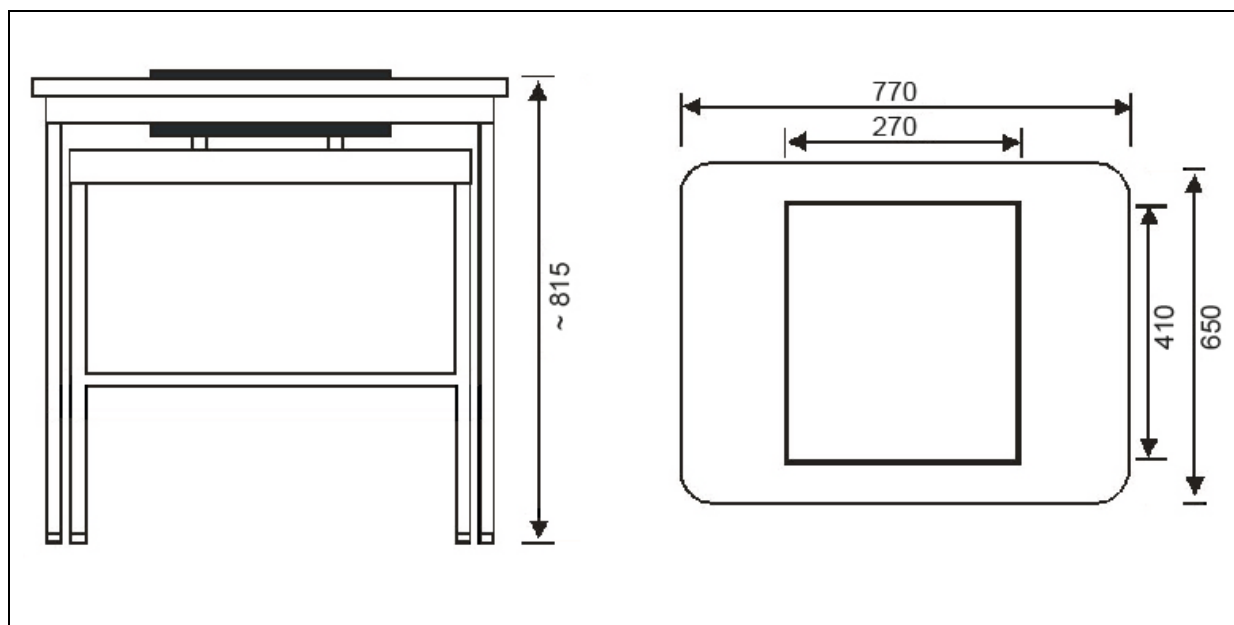



3 Elementos entregados



1. Losa de piedra
2. Mesa principal
3. Mesa integrada
4. Manual de instalación (no mostrado)

4 Colocación de la mesa

- ⇒ Fije el mesa integrada en una superficie plana
- ⇒ Centrar la losa sobre la mesa integrada.

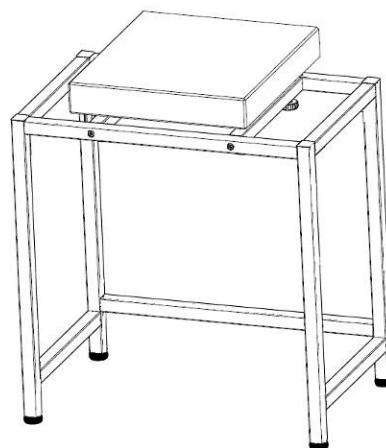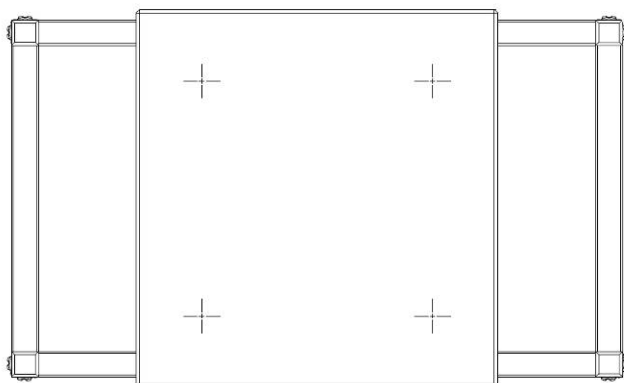

- ⇒ Colocar la mesa principal por encima de la mesa integrada Evitar que la losa toque el tablero de mesa.
- ⇒ Nivelar mediante las patas ajustables en altura hasta que ambas mesas estén en posición horizontal.
- ⇒ Ajustar la losa mediante los tornillos de nivel para que se encuentre a unos 2–5 mm por encima de la mesa.

5 Mantenimiento

- No montar la mesa de pesaje sin ayuda del manual de instalación.
- No desplazar la mesa forzándola ni de manera brusca. Recomendamos levantar la mesa y volver a posarla suavemente.
- Para quitar las manchas usar un paño suave humedecido con un detergente. No utilizar soluciones orgánicas para quitar las manchas.
- Colocar la mesa de pesaje en un lugar seco y limpio. No colocar al aire libre. No usar cerca del fuego ni en condiciones de alta temperatura, evitar la luz solar directa.